

吡唑醚菌酯胶体金快速检测卡使用说明书

产品编号：YB098C01K

概要

吡唑醚菌酯(Pyraclostrobin)是一种新型、广谱、内吸收性杀菌剂，具有保护和治疗作用，并有良好的渗透和内吸作用，用于防治玉米大小斑、黄瓜白粉病、霜霉病和香蕉黑星病、叶斑病，具有高度选择性，对作物、人、畜及有益生物安全，对环境基本无污染。

检测原理

本产品采用竞争抑制免疫层析原理，样本中的吡唑醚菌酯与胶体金标记的特异性抗体结合，抑制了抗体与 NC 膜检测线(T 线)上抗原的结合，从而导致 T 线颜色深浅的变化；根据 T 线与质控线（C 线）的显色深浅判断结果。

适用范围

本产品适用于新鲜蔬菜、水果等样本中吡唑醚菌酯残留的定性检测。

注：检测样本种类参照国标 GB2763。

检测限

0.02 mg/kg (ppm)

试剂盒组成

序号	规格 组成	10 次/盒	20 次/盒	序号	工具名称		
(1)	检测卡（内含滴管、干燥剂）	10 卡	20 卡	(1)	天平（精度 0.01g）	(6)	涡旋仪
(2)	金标微孔（10 孔/筒）	10 孔/筒	20 孔/筒	(2)	剪刀	(7)	计时器
(3)	提取液（50mL/瓶）	1 瓶	2 瓶	(3)	镊子		
(4)	20 mL 刻度样品杯	1 支	2 支	(4)	15mL/50mL 离心管		
(5)	5 mL 离心管	10 支	20 支	(5)	移液器 (0.2mL/1mL)		
(6)	说明书	1 份	1 份				

注意事项

- (1) 每次检样前，剪碎样本的刀具需进行清洗，避免交叉污染。
- (2) 检测环境温度应控制在 18~30℃，温度过高或过低，将影响检测结果。
- (3) 请按照检测步骤进行测试，操作时请勿触摸试纸条显色区，避免阳光直射和电风扇直吹。
- (4) 样本处理后请尽快使用，时间过长则需要重新处理样本再检测。
- (5) 待检样品溶液需澄清，否则容易导致显色不明显等异常现象，影响实验结果判定。
- (6) 过期或铝箔袋破损的产品均不可使用，拆封后的检测卡请立即使用。
- (7) 本产品为一次性产品，请勿重复使用或混用来自不同批次的检测卡。
- (8) 出现阳性结果时建议复测，本产品检测结果仅供参考，如需确证，请参照国家相关标准方法。
- (9) 产品评价时，若需直接检测标准品，需用试剂盒内的专用稀释液配制。
- (10) 自来水、蒸馏水、纯净水或去离子水不能作为阴性对照。

安全性说明

- (1) 实验需匹配相应的实验设备和穿戴必需的实验装备(白服、手套、口罩等)。
- (2) 检测试剂盒需保存请放在儿童不易接触的地方，请勿食用配备的试剂。
- (3) 实验所用全部物品，应用完毕后应妥善处理，勿让儿童接触。
- (4) 实验后要保持实验室的整洁和实验环境空气的流通性。
- (5) 实验废弃物单独收集，建议按照医疗废弃物处理。
- (6) 请勿食用配备的试剂。

贮藏条件及有效期

- (1) 贮藏条件：2-30℃避光保存，勿冷冻。
- (2) 有效期：12 个月。


吡唑醚菌酯胶体金快速检测卡操作步骤

样本前处理步骤

(1) 检测前样品需恢复至室温 (20-30℃)，取适量样本，剪切 为 1 厘米见方的碎片。



(2) 称取 2 g 样品于样品杯或 15 mL 离心管中，加入 3 mL 提取液。

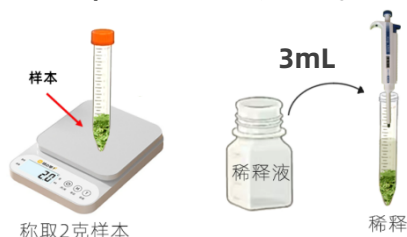

(3) 涡旋仪涡动或手动上下振摇 2 分钟，静置 1 分钟，得样品液；按下表将样品液与稀释液按不同比例稀释，稀释后的溶液为待测液。




不同样品的稀释方法及限量值


样品类别	样品名称	样品液(μL)+稀释液(μL)	国标限量 GB2763-2021
蔬菜类	豇豆、马铃薯	无需稀释直接使用	0.02 mg/kg
	杂粮类 (除绿豆、豌豆、小扁豆外)	无需稀释直接使用	0.2 mg/kg
	青花菜	200+300	0.1 mg/kg
	豌豆、孢子甘蓝、茄子、冬瓜	500+250	0.3mg/kg
	结球甘蓝、茄果类蔬菜 (除番茄、茄子外)、萝卜、胡萝卜、小扁豆	200+300	0.5 mg/kg
	羽衣甘蓝、花椰菜、番茄、西葫芦、丝瓜	100+400	1 mg/kg
	黄花菜	50+450	2 mg/kg
	苦瓜、葱	50+750	3 mg/kg
	茼蒿、大白菜、黄花菜干	20+480	5 mg/kg
	叶芥菜、萝卜叶、油麦菜	20+1480	15 mg/kg
水果类	苹果	200+300	0.5 mg/kg
	芒果	无需稀释直接使用	0.05 mg/kg
	荔枝	200+300	0.1 mg/kg
	桃、枣	100+400	1 mg/kg
	柑橘类水果(除柑、橘、橙、柠檬、柚和金橘外)	50+450	2 mg/kg
	柑、橘、橙、枇杷、杏、樱桃、黑莓	50+750	3 mg/kg
	金橘	20+480	5 mg/kg

样本检测步骤


(1) 从原包装袋中取出检测卡、金标微孔和滴管，放于平整、洁净的台面上。

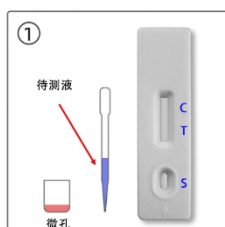


(2) 用移液器或滴管吸取 120 μL (约 4 滴) 待测液，滴加到金标微孔中，用滴管或移液器反复吸打以溶解微孔中的红色物质，等待反应 2 分钟。

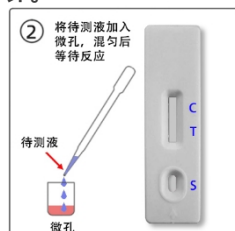


(3) 吸取微孔中全部液体垂直缓慢滴加到检测卡的加样孔 (S) 中；液体流动时开始计时，反应 5~8 分钟，根据示意图判定结果，其他时间判定无效。

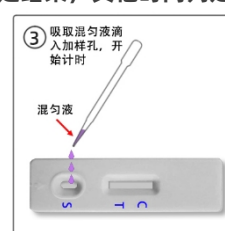

结果判断

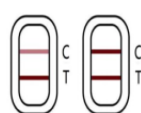

阴性

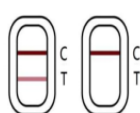

阳性



无效

目测：

阴性 (未检出)：T 线颜色比 C 线颜色深或者一样深；

阳性 (检出)：T 线颜色比 C 线浅或者 T 不显色；

无效：C 线不显色且无论 T 线是否显色。

仪器判读：详见仪器使用说明书。